



keofitt[®]
WORLD LEADERS IN STERILE SAMPLING™



S O M E P E O P L E W O U L D N ' T G A M B L E W I T H T H E I R S A M P L E ™

科奥菲 无菌取样系统



科奥菲是一家丹麦公司,1980年由著名的酿酒师凯·奥唐(Kai Ottung)创建。凯·奥唐(Kai Ottung)是闻名世界的酿酒大师,在酿酒厂家进行技术更新方面起了不可磨灭的作用。此外,他还进一步研究开发了一项独一无二的产品,除了用于制酒行业外,在医药、软饮料和食品行业也有很大的用途。今天,科奥菲公司由汉瑞克·理斯格德·萨勒蒙和德帕克取样系统(Henrik Lysgaard Salomon and Dopak Sampling System)所有。德帕克取样系统(Dopak Sampling System)由荷兰人道维努斯·BV(Dovianus BV)制造并销售,在液体取样和气体液化方面起了典范作用。除了应用于生物工艺学之外,还广泛应用于化学、石油化学和医药等领域。

使用方法:

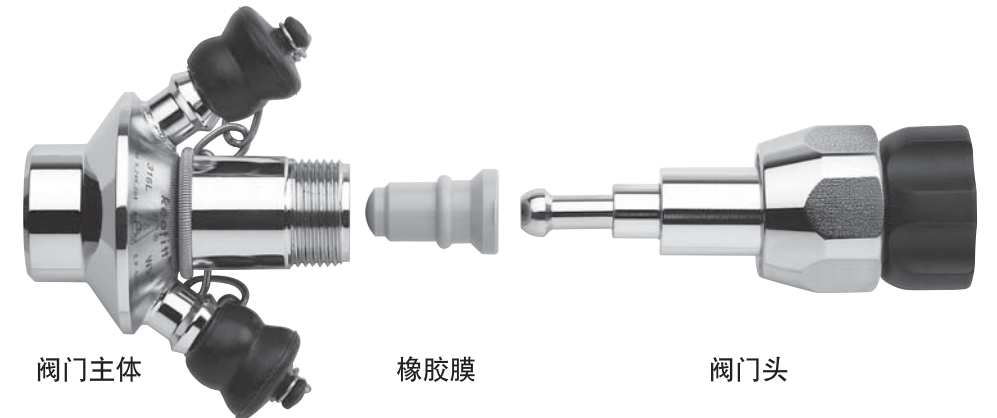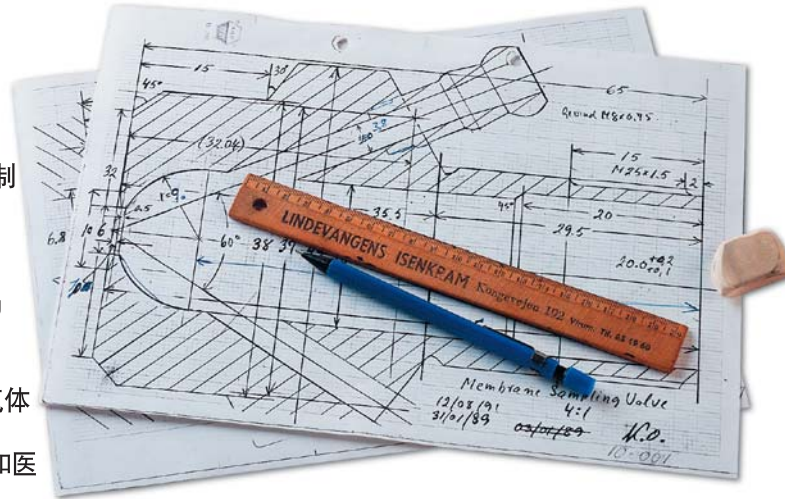

科奥菲胶膜取样阀门

主要应用于物理、化学和微生物学的取样。在市场上一系列无菌取样阀门和各式各样的配件中,科奥菲无菌取样系统脱颖而出,开辟了无菌取样的新纪元。科奥菲无菌取样系统可以在每次取样之后对阀门进行杀菌消毒,可以连续并且随时进行无菌取样,以便测试。

用途:

主要应用于一下领域的液体取样:

- 酿酒或饮料行业
- 制奶食品行业
- 葡萄酒行业
- 医药行业和生物工艺学
- 其它

产品认证:



- 获得3A认证
- 阀门由326L不锈钢制成(产品要素:1.4404)
- 橡胶膜由FDA认可的成分构成
- 随时为您提供指导,以便您选择合适的阀门,根据EHEDG同轴程序设备杀菌评估方法,
- 为您提供测试概要数据
- 阀门内部和主要组成:Ra 0.5 μm /20 uni, 并且可以电解抛光成0.2 μm /8uin
- 科奥菲胶膜系统专利号:U. S pat 5,246,204. E.P. 0468957
- 多达40,000的阀门已投入使用

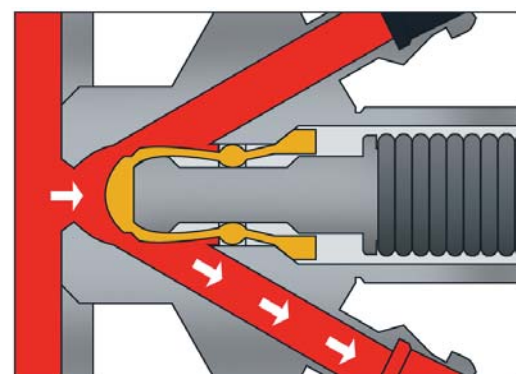


图1——打开阀门(取样)

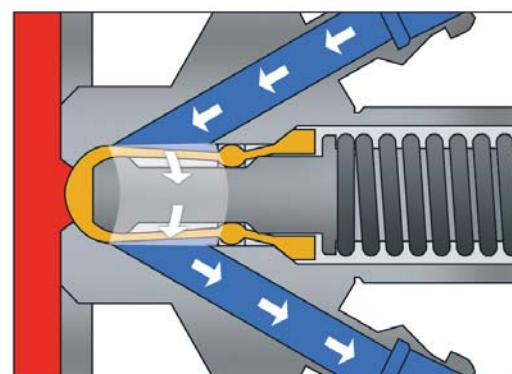


图2——关闭阀门(消毒)

上图说明科奥菲胶膜取样阀门(Keofitt Membrane Sampling Valves)简单易行,可以进行连续无菌取样。在阀门内部的两部分通过橡胶膜周围的环形渠道连接在一起。这个构造使阀门使用前后内部这样在使用阀门前后都可以进行内部消毒。科奥菲胶膜取样阀门包括两大部分:阀门主体和阀门头。

美国宾西法尼亚的拉托伯酿酒公司



建于1939年6月1号,以滚石品牌闻名。他们一部分生产商在比利时。

“我们对科奥菲取样阀门非常满意。鉴于我们在发酵行业的成功,我们已经将科奥菲取样设备安装在其它领域,比方说冷制麦芽汁和发酵操作。”

乔·格勒斯
拉托伯酿酒质量服务经理



是全球最大的生物工业学公司之一,在糖尿病治疗上发挥重大作用。他们是全球最大的工业酵素和胰岛素药品生产商。除此之外,他们还生产一系列其它医药和生物工业产品。

“在无菌取样领域,科奥菲是完美的”

“在诺沃(Novo),我们对科奥菲阀门测试一段时间之后,成绩

卓越。如果我们要保证百分之百无菌取样的话,毫无疑问,科奥菲是完美的选择。它的优势是没有任何凹陷和不规则

的地方,这些地方尽管仔细清理还是容易遗留残余物。科奥菲安装后便于清洗和杀毒。”

约翰·马特森
丹麦诺沃·诺迪斯科公司,工程师



建于2000年4月17日,是由丹麦MD食品(Danish MD Food)和瑞典阿尔拉(Swedish Arla)合并而成——这是跨国度两家合作商的第一次合并。阿尔拉食品公司(Arla Foods)归属于大约17,000家丹麦和瑞典牛奶生产商,他们为集团提供牛奶。阿尔拉食品公司(Arla Foods)是欧洲最大的奶制品集团,可以接收约70亿公斤牛奶,资金额3600万DKK。

“产品是独一无二的,人们翘首以待”

在布兰德高奶制品公司(Branderup Dairy),日德兰半岛(Jutland)超现代奶制品公司之一里,工程师爱文德·斯科特(Ejvind Skodt)清晰阐述了他选择科奥菲系统的原因:

“在进入无菌取样的环节时,我们不敢保障我们以前的系统是百分之百的安全的。我们分析了国际市场上这方面的每一项产品后,决定使用科奥菲产品。它给我们带来百分之百的安全感,现在我和科奥菲公司的员工有着非常愉快的合作经历。他们的前中期、售后服务和创新精神都是一流的。我强力把他们的产品推荐给我的贸易合作伙伴们。”

爱文德·斯科特(Ejvind Skodt),奶制品工程师,
阿尔拉食品公司(Arla Foods),布兰德高奶制品公司
产品介绍



科奥菲蒸汽瓶

科奥菲产品规格大小不一,包括各种各样的阀门,可以在任何想得到的领域安装和使用。请向您的科奥菲代理商咨询详细信息或者查看科奥菲价目表。除此之外,科奥菲公司可以为您提供机会,由您自己设计阀门应用于特殊领域。可以为您提供各类配件以保证阀门的最佳使用状态。主要包括快速释放配件、蒸气发生器和无菌取样系统等等。请向您德科奥菲代理商咨询详细信息或者查看科奥菲价目表。




有关产品范围、价位等的详细信息,您可以仔细科奥菲公司或您当地的代理商。


在易受污染的液体生产过程中,从多个取样小孔自动无菌取样时很重要也是很必要的。在PLC 最大便利和安全控制的基础上,科奥菲公司开发了一项完整的系统。



手动阀门头,可调试

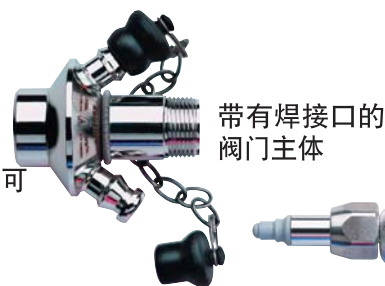

带有焊接口的阀门主体

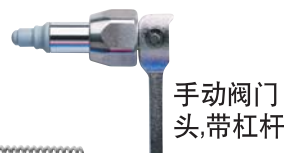

手动阀门头,带杠杆



管的快速释放配件



大阀门,用于粘质液体的取样



快速释放转接器



微型端口



可动把柄,保障安全



气体运转器



客户自为客户定制的阀门,带有PTFE胶膜



卡尔斯伯格细颈瓶



无菌取样系统



有三个接口的取样阀门



阀门主体和管道制作成一体



带有螺纹的进出口



阀门主体



半自动系统,用于普通同轴取样

THE MICROBE
Controller

reohilz.dk



科奥非公司专门研究无菌取样系统的设计和供应。为了顾客取得最佳效果，我们同各个领域出色的分销商签订了合同。所以不论您在无菌取样时需要什么，科奥非公司都将为您提供该领域的最佳产品。



keofitt
WORLD LEADERS IN STERILE SAMPLING™

KEOFITT A/S · HANS EGEDES VEJ 19 · DK-5210 ODENSE · TEL. +45 6316 7080 · FAX +45 6316 7081

www.keofitt.dk · keofitt@keofitt.dk